


# Compact Dry™

Simple and Easy Dry Media for Microbial Count and Detection

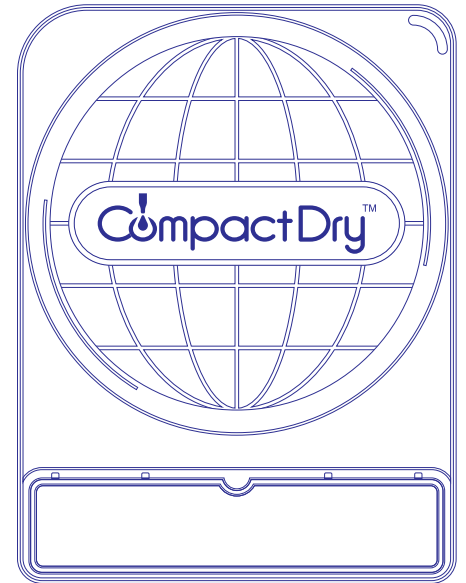

菌落总数 

大肠菌群和大肠埃希氏菌 

大肠菌群 

霉菌和酵母 

金黄色葡萄球菌 

副溶血性弧菌 


蜡样芽胞杆菌 

# Why CompactDry™?

## ●使用方法



## 主要应用领域

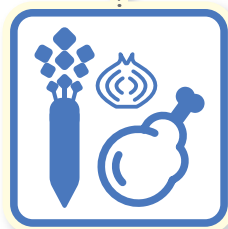


食品



饮用水



环境

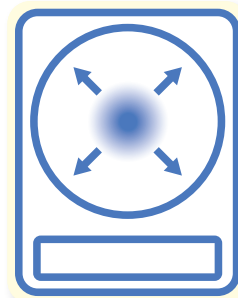


自扩散

## 霉菌和酵母

# CompactDry “Nissui” YM / CompactDry “Nissui” YMR

PERFORMANCE TESTED  
**AOAC** / MicroVal / NordVal  
RESEARCH INSTITUTES  
 FOR ANALYSIS AND TESTING

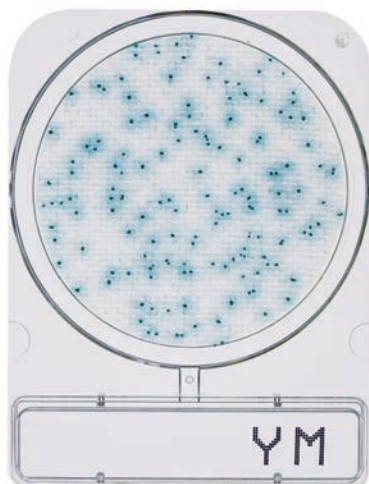

YM



YMR

快速型: 48小时内更快出结果

培养温度

25 ± 2°C

培养时间



YM: 3-7 天  
 YMR: 48-72 小时

说明

酵母菌: 蓝色或白色到淡黄色菌落  
 霉菌: 霉菌色棉状菌落



## ●霉菌3D生长

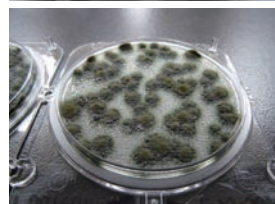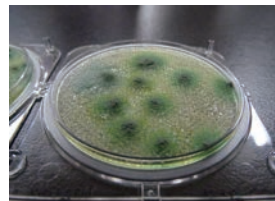

Photos Courtesy of NPO Center for Fungal Consultation Japan




**3**

装盖



**4**

培养

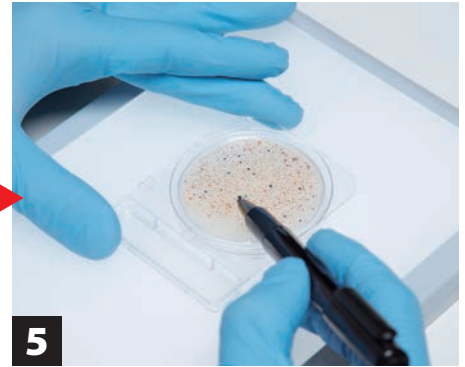


**5**


计数

## Compact


● 无限次叠加

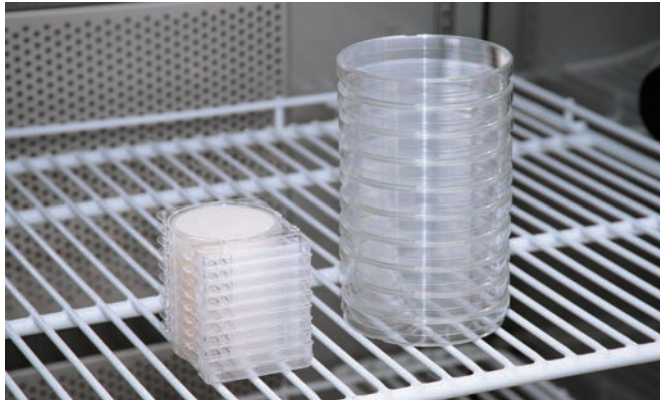

## Dry

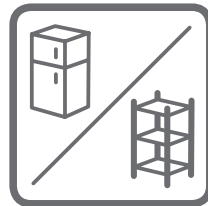

可随处存放

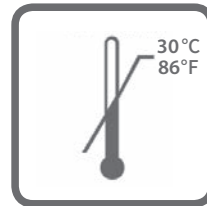

储存温度最高30°C



有效期长

品质保证

日本生产

### 菌落总数

## CompactDry "Nissui" TC

PERFORMANCE TESTED  
 / MicroVal / NordVal



培养温度

$35 \pm 2^\circ\text{C}$

培养时间

$48 \pm 3$  小时

说明

所有菌落




TC

### 大肠菌群和大肠埃希氏菌

## CompactDry "Nissui" EC

PERFORMANCE TESTED  
 / MicroVal / NordVal

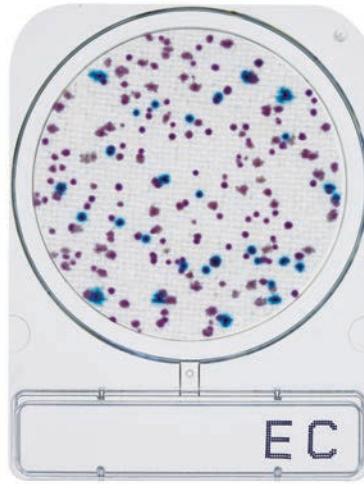

培养温度

$35 \pm 2^\circ\text{C}$

培养时间

$24 \pm 2$  小时

说明

大肠杆菌: 蓝色 / 蓝紫色菌落  
 大肠菌: 红色和蓝色菌落  
 落总数



EC

## 大肠菌群

### CompactDry “Nissui” CF

PERFORMANCE TESTED  
 / MicroVal / NordVal



培养温度

35 ± 2°C

培养时间

24 ± 2 小时

说明

蓝色 /  
蓝绿色菌落



## 副溶血性弧菌

### CompactDry “Nissui” VP



培养温度

35 ± 2°C

培养时间

18-20 小时

说明


蓝色 /  
蓝绿色菌落



## 金黄色葡萄球菌

### CompactDry “Nissui” X-SA

PERFORMANCE TESTED  
 / MicroVal / NordVal

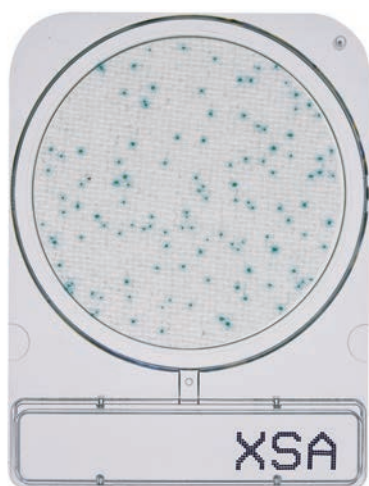

培养温度

35 ± 2°C

培养时间

24 ± 2 小时

说明


浅蓝色 /  
蓝色菌落



## 蜡样芽胞杆菌

### CompactDry “Nissui” X-BC

MicroVal / NordVal

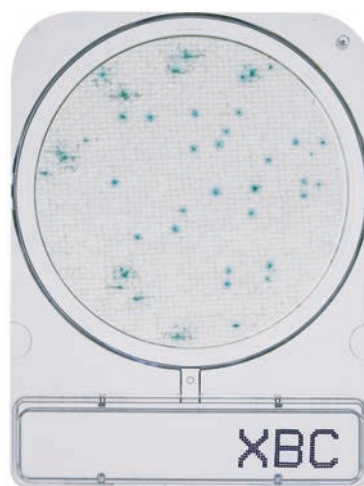

培养温度

35 ± 2°C

培养时间

24 ± 2 小时

说明

绿色 /  
蓝色菌落



CompactDry产品线

可用于	产品名称	储存	有效期
菌落总数	CompactDry TC	Up to 30°C	生产后 18个月
大肠菌群和大肠埃希氏菌	CompactDry EC		
大肠菌群	CompactDry CF		
霉菌和酵母	CompactDry YM / YMR		
金黄色葡萄球菌	CompactDry X-SA		
副溶血性弧菌	CompactDry VP		
蜡样芽胞杆菌	CompactDry X-BC		
沙门氏菌	CompactDry SL		
样品采集	Easy Wiping Kit	Up to 30°C	生产后2年

  
 CREATIVE LIFESCIENCES  
 啟新生物科技

TEL : 02-2298-1823 / FAX : 02-2298-8100  
 24889 新北市新莊區新北產業園區五工五路21號  
 www.cmp-micro.com